



HISTOFINE

*2017年9月改訂(第2版)
2005年5月作成

研究用試薬

ヒストファイン

対比染色試薬

マイヤーヘマトキシリン溶液

包装 : 12 mL

Code : 415081

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402

東京都中央区築地 6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

1. 内容

対比染色試薬・・・マイヤーヘマトキシリン溶液。
液状。

即時使用可能な溶液に調製済み。

1 バイアル中に 12mL を含む。

2. 使用目的

組織・細胞の核の染色。

3. 使用方法

ヘマトキシリン溶液 2 滴を滴下し、常温で 10 秒間対比染色した後、流水でよく洗い落とす。

*4. 貯法

2-8℃（暗所）保存

■研究用としてのみ使用すること。