



研究用試薬

ヒストファイン

ペルオキシダーゼ基質

シンプルステイン DAB 溶液

包装： 170 テスト	Code: 415171
500 テスト	Code: 415172
1500 テスト	Code: 415174

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402

東京都中央区築地6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

1. 内容

ペルオキシダーゼ基質・・・シンプルステイン DAB 溶液 (3,3'-ジアミノベンチジン・4HCl) は 17 mL×1 本 (170 テスト)、17 mL×3 本 (500 テスト) または 17 mL×9 本 (1500 テスト) から構成される。
液状。

即時使用可能な濃度に調整済み。

2. 使用目的

ペルオキシダーゼの発色。

この基質はペルオキシダーゼと反応して茶褐色に発色する。

3. 使用方法

酵素試薬の添加、反応、洗浄の後、スライド上の組織切片が完全に被われるように、シンプルステイン DAB 溶液を滴下し、常温で5~20分間インキュベートする。発色の状態は顕微鏡で確認する。発色反応が十分に行われたらスライドガラスを水洗して反応を止め、脱水、キシレンによる透徹後、ヒストファイン 非水溶性永久封入剤で封入し、永久標本とする。

4. 貯法

2-8℃で保存。

■研究用としてのみ使用すること。