

研究用試薬

ヒストファイン SAB-PO (Goat) キット

第二抗体

ビオチン標識抗ヤギ IgG 抗体
(動物種：ウサギ)包装： 50 テスト (6mL) Code : 416021
150 テスト (17mL) Code : 416022

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402

東京都中央区築地6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

- 本品は、ヒストファイン SAB-PO(Goat)キットの構成試薬 第二抗体であり、補充用に使用するものである。
- 本品を使用する際は、ヒストファイン SAB-PO(Goat)キットの使用説明書をよく読んで使用すること。

1. 内容

第二抗体・・・ビオチン標識抗ヤギ IgG 抗体 (動物種：ウサギ)。

液状。

1%ウシ血清アルブミンと 0.1%アジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝生理食塩水 (PBS,pH7.4) にて、即時使用可能な抗体濃度に希釈済み。

1バイアル中に 6mL または 17mL を含む。

2. 使用方法

第一抗体の添加、反応、洗浄の後、スライド上の組織切片が完全に覆われるように第二抗体を 2 滴(100 μ L)滴下し、常温(15-25 $^{\circ}$ C)で 10 分間反応させる。

3. 使用上又は取扱上の注意

ヒト由来の検体は、取扱者に感染をひき起こす危険性がある。従って、適切な取扱および廃棄法を用いるとともに、この免疫組織 (細胞) 化学染色法を施行するに際し、関連技術および操作法に充分習熟しておかなければならない。

4. 貯法

2-8 $^{\circ}$ Cで保存。

- 研究用としてのみ使用すること。