



研究用試薬

ヒストファイン

対比染色試薬

マイヤー-ヘマトキシリン溶液(ヒストステイナー用)

包装： 180 テスト

Code : 715081

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402

東京都中央区築地6-19-20

TEL. 03 (3248) 2208 FAX. 03 (3248) 2243

1. 内容

マイヤー-ヘマトキシリン溶液。対比染色試薬。

液状。

即時使用可能な溶液に調製済。

1バイアル中に12mLを含む。3バイアルで構成されている。

2. 使用目的

自動染色装置ヒストステイナー用。

組織・細胞の核の染色。

3. 使用方法

1) 他の試薬とともに試薬ラック(ヒストステイナー用)にセットし、染色を開始する。

2) 染色終了後、すみやかに製品の箱に戻し、2-8℃に保存する(遮光保存のため)。

4. 染色法の設定

反応時間を1分間とする。

染色方法のプロトコールテンプレートに追加設定が必要である。また、オートプログラム機能を使用している場合は、オートプログラムの登録が必要である。

ヒストステイナーの添付文書および取り扱い説明書をよく読んでから使用すること。

プロトコールテンプレートに追加設定

注) ()内の名称はヒストステイナープロトコール内の「プロトコール要素」の名称である。

・基質溶液(Substrate)	10分間	
・バッファー(Rinse Buffer)	1回	
・Switch		の後に設定する。

(1)ヘマトキシリン溶液(Auxiliary)	1分間
(2)バッファー(Rinse Buffer)	1回
(3)精製水(Rinse Water)	1回

5. 貯法

2-8℃(暗所)保存。

6. 使用上又は取扱上の注意

試薬バーコードラベルを使用する場合は、自動染色装置ヒストステイナーのプログラムにバーコードラベル情報を入力する必要がある。本製品が未登録の場合は、下記データを入力(漢字のみ全角、他半角入力)し、登録すること。

専用ボトルに貼付されているバーコードラベル内の情報

登録するカテゴリ	Auxiliary
試薬名	マイヤー-ヘマトキシリン溶液
試薬略称(10文字)	HEMATO
バーコード	HEMATO
時間(分)	1

■ 研究用としてのみ使用すること。