



研究用試薬

# ヒストファイン

対比染色試薬

マイヤーヘマトキシリン溶液Ⅱ(AT用)

包装：300テスト(13mL×3本) Code：AT1540-1

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402

東京都中央区築地6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

■本品は、自動染色装置ヒストステイナーAT用の試薬である。

## 1. 内容

マイヤーヘマトキシリン溶液。対比染色試薬。

液状。

即時使用可能な溶液に調製済。

1バイアル中に13mLを含む。3バイアルで構成されている。

## \*2. 使用目的

本品は、ホルマリン固定パラフィン包埋切片において、組織、細胞中の核を染色する目的で使用する。研究用としてのみ使用すること。

## \*3. 使用方法

本品は、ヒストステイナーATのソフトウェア上では、試薬名「Hemato-AT」と登録されている。

1) 他の試薬とともに試薬ラック(AT用)にセットし、染色を開始する。

2) 染色終了後、すみやかに2-8℃に保存する。

## \*4. 染色方法の設定

ヘマトキシリンの工程を含むプロトコルテンプレートを選択すること。

## 5. 貯法及び使用上の注意

- 2-8℃保存。
- 使用期限はラベルに記載されているので使用前に確認すること。
- 使用後は速やかに冷蔵保存すること。
- 異なるロットの試薬や他製品の試薬を混ぜたりしないこと。

## \*6. 取扱い上(危険防止)の注意

- 使用期限の過ぎた試薬は使用しないこと。
- 本品に関する化学物質の安全情報は安全データシート(SDS)を参照すること。
- 本品を吸い込んだり、眼、口、皮膚、衣類などへの接触を避けること。
- 本品の廃棄の際には、各施設や地域国のルールに従い、適切に廃棄すること。
- ヒト由来の検体は、感染の恐れがあるので適切な取扱い及び廃棄法を用いるとともに、免疫染色又は*in situ*ハイブリダイゼーションを実施するにあたって、関連技術および操作法に充分習熟しておかなければならない。