



研究用試薬

## ヒストファイン

抗原賦活化液

### プロテアーゼ溶液 (AT用)

包装 : 40 テスト (5.2mL)

Code : AT1523-1

製造販売元

**株式会社ニチレイバイオサイエンス**

〒104-8402

東京都中央区築地 6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

■本品は、自動染色装置ヒストステイナーAT用の試薬である。

#### 1. 内容

プロテアーゼ溶液。抗原賦活化液。

液状。

即時使用可能な溶液に調製済。

1 バイアル中に 5.2mL を含む。

#### 2. 使用目的

プロテアーゼ処理は、ホルマリン固定したパラフィン包埋切片の免疫組織(細胞)化学染色を行う際、その染色強度を増強する目的で行われる。

#### 3. 使用方法

パラフィン包埋切片の免疫組織化学染色および免疫細胞化学染色に使用できる抗原賦活化液である。

1) 他の試薬とともに試薬ラック(AT用)にセットし、染色を開始する。

2) 染色終了後、すみやかに2-8℃に保存する。

#### 4. 染色方法の設定

ヒストファイン 第一抗体の各使用説明書を参照すること。

#### 5. 貯法および使用上の注意

1. 2-8℃保存。

2. 使用期限はラベルに記載されているので使用前に確認すること。

3. 使用後は速やかに冷蔵保存すること。

4. 異なるロットの試薬や他製品の試薬を混ぜたりしないこと。

#### 6. 取扱上(危険防止)の注意

1. 使用期限の過ぎた試薬は使用しないこと。

2. 本製品に関する安全情報は安全データシートを参照すること。

3. 本品を吸い込んだり、眼、口、皮膚、衣類などへの接触を避けること。

4. 本製品の廃棄の際には、各施設や地域および国のルールに従い、適切に廃棄すること。

5. ヒト由来の検体は、感染の恐れがあるので適切な取扱および廃棄法を用いるとともに、この免疫組織(細胞)化学染色法を施行するに際し、関連技術および操作法に充分習熟しておかなければならない。

■研究用としてのみ使用すること。